

 INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	INSTRUCTIVO <h2 style="text-align: center;">Trabajo en cabina de seguridad</h2> <p style="text-align: center;">Área: CULTIVO CELULAR</p>		INT 15-6
			Fecha de emisión: 22-01-2016
			Nro. Revisión: V1
		Fecha de revisión:	
Elaboró: Dolores Campos	Revisó: Fernando Soncini	Aprobó: Alejandro Vila	Página 1 de 1

Todos los aparatos, estufas y puertas se consideran "limpios"

Toda persona que utilice este equipo deberá ser previamente entrenada por personal idóneo. Además debe haber leído todas las normativas. (REG15-2)

De ser necesario usted DEBERA ROCIAR CON ALCOHOL SUS GUANTES/MANOS antes de tocarlos de manera de evitar contaminarlos con el material biológico que manipula dentro de la Cabina de Seguridad. Encienda la Cabina de Seguridad según instrucciones del fabricante, en caso de que la cabina no marque un tiempo de estabilidad del flujo de aire (luz apagada, alarma, etc.), espere unos minutos a que éste se estabilice.

- a. Rocíe con alcohol 70% las superficies: Cabina de Seguridad y materiales que ingresarán en él; dejando actuar unos minutos y luego secando con un papel que no deje pelusa.*
- b. Limpie cada derrame o salpicadura dentro de la CS con un papel con alcohol 70% lo más rápido posible.*
- c. No obstruya las rejillas de la cabina de la Cabina.*
- d. Enjuague la manguera de la bomba de vacío con lavandina diluida, **cada vez** que la usa y descarta una pipeta. Esto realizarlo de manera tal que el frasco de descarte de líquido quede al 10% de lavandina para inactivar los líquidos acumulados (es decir enjuague con lavandina más concentrada). Al finalizar sus tareas, realice otro enjuague con lavandina concentrada.*
- e. Descarte los residuos en las bolsas destinadas para tal fin:*

ROJA: residuos patológicos. **NO LÍQUIDO.**

NEGRA: residuos comunes.

Cambiar las bolsas según indicaciones de cada sala.