

  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	<h1>Centrífugas</h1>		INT 19-1
			Fecha de emisión: 11-11-2016
	<h2>Área: Equipamientos</h2>		Nro. Revisión: V1
			Fecha de revisión:
Elaboró: Ivana Parcerisa-Ainelen Piazza	Revisó: Germán Rossano	Aprobó: Alejandro Vila	Página 1 a1

Centrífugas

1. ANTES DE USAR EL EQUIPO

- ✓ **RESERVARSE:** Registrar uso y cuidado de la centrífuga.
- ✓ **REVISAR ESTADO INICIAL DE LA CENTRÍFUGA:** En caso de no encontrarla en condiciones comunicar al último usuario y/o ministro.
- ✓ **NO LLENE LAS MAMADERAS POR ARRIBA DE LOS 2/3 DE SU CAPACIDAD (¡SIEMPRE BALANCEARLAS!)**
- ✓ **NO LLEVE A MÁS DE 16.000 rpm EL ROTOR SS-34 (Piso 1)/15.000 rpm EL ROTOR SS-34 (Piso 2).** Esperar junto a la centrífuga hasta que llegue a velocidad.

2. LUEGO DE USAR EL EQUIPO

- ✓ **SEQUE LA CÁMARA Y LOS ROTORES:** saque el rotor, llévelo a la cámara fría. Cierre la tapa y apague la centrífuga. Cuando el equipo llegue a temp. ambiente, seque la condensación acumulada y cierre la tapa.