

 <p>INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO</p>	<i>Procedimiento Operativo Estándar</i> Mantenimiento Preventivo de Cámaras <i>Área: Cámaras de plantas</i>		POE 23-5
			<i>Fecha de emisión: 24-06-2016</i>
			<i>Versión: V1</i>
			<i>Fecha de revisión:</i>
<i>Elaboró: Diego Aguirre</i>	<i>Revisó: Ramiro Rodriguez Virasoro</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 1 de 3</i>

1-OBJETIVO

Definir la metodología para el mantenimiento preventivo de las cámaras de plantas.

2-ALCANCE

Dentro del Alcance

Cámaras plantas ubicadas en subsuelo del IBR-CCT y cámaras de galpones en el predio CCT.-

Fuera del Alcance

Cámaras de plantas ubicadas en la sede de IBR-Facultad.

3-DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

GI: Grupos de Investigación.

RA: Responsable del Área.

5-RESPONSABILIDADES.

GI: Proveer los insumos para realizar el mantenimiento.

Ministros: Coordinar con el RA para resolver las necesidades e inconvenientes que surjan

RA: Realizara el mantenimiento preventivo en la periodicidad establecida

6-PROCEDIMIENTO

-CAMBIOS DE LUCES

- a. Los cambios de tubos comunes los cambiará directamente el RA, solicitando los tubos al taller o al ministro. Dejará constancia de la baja del insumo en el stock y avisará cuando queden 10 tubos de stock. REG 23-2 Stock de Lámparas.*

  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	Procedimiento Operativo Estándar Mantenimiento Preventivo de Cámaras Área: Cámaras de plantas		POE 23-5
			Fecha de emisión: 24-06-2016
			Versión: V1
			Fecha de revisión:
Elaboró: Diego Aguirre	Revisó: Ramiro Rodríguez Virasoro	Aprobó: Alejandro Vila	Página 2 de 3

b. Si la luminaria a cambiar son de Na/Hg o por los cambios de porta lámparas se solicitará al taller a través del formulario FOR 12-1 on line, Solicitud de Trabajos Taller

-HUMIFICADORES

Cada dos meses se desarma y limpian, avisando previamente via mail cuando se va a realizar la tarea. REG 23-3 Mantenimiento preventivo Humificadores

-AIRES ACONDICIONADO

Se limpian cada tres meses el filtro de la Cámara Nro 6 (tabaco), Lucernario, antecámara Galpón. REG 23-4 Mantenimiento Preventivo Aires acondicionados

7-HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

-Ropa Adecuada.

-Uso de guantes, barbijos

8-ANEXOS

No hay

9-FORMULARIOS Y REGISTROS

REG 23-2 Stock de Lámparas.

REG 23-3 Mantenimiento preventivo Humificadores

REG 23-4 Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados

10-DOCUMENTOS RELACIONADOS

MAN 18-1 Reglas Básicas de Higiene y Seguridad-IBR-CONICET-Sede CCT

  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	<i>Procedimiento Operativo Estándar</i>		POE 23-5
	Mantenimiento Preventivo de		<i>Fecha de emisión: 24-06-2016</i>
	Cámaras		<i>Versión: V1</i>
	<i>Área: Cámaras de plantas</i>		<i>Fecha de revisión:</i>
<i>Elaboró: Diego Aguirre</i>	<i>Revisó: Ramiro Rodriguez Virasoro</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 3 de 3</i>

11-MODIFICACIONES:

Nro. Revisión	Fecha	Principales cambios

Controlado